

Załącznik A: Kompatybilność z



Odwiedź stronę internetową PASCO pod adresem

www.pasco.com/compatibility

aby uzyskać najnowsze informacje na temat kompatybilności technologii Bluetooth.

Platforma	Kompatybilność Bluetooth SMART
iOS	iPad 3 i nowsze iPhone 4S i nowsze iPod Touch 5 i nowsze
SPARK Element	Wszystkie modele
Android	Android 4.3 i nowsze
Chromebook	Chrome OS (wymaga adaptera PS-3500*)
Mac OS X ¹	Modele wprowadzone w lipcu 2011 r. lub później
Windows 7 i 8	Wymaga adaptera PS-3500*
Windows 10	Kompatybilność z Bluetooth SMART

*Adapter PS-3500 USB Bluetooth 4.0, po podłączeniu do portu USB, umożliwia podłączenie do trzech urządzeń Bluetooth SMART, takich jak przedmiotowe urządzenie bezprzewodowe PASCO, do komputerów z systemem Windows, Chromebooków i starszych komputerów Macintosh.



Adapter PS-3500 USB Bluetooth 4.0

Uwaga: Adapter PS-3500 USB Bluetooth 4.0 jest jedynym adapterem, jaki możemy obecnie zalecić. Dostępnych jest wiele innych adapterów Bluetooth 4.0, lecz ten posiada specyficzną konstrukcję, która umożliwia parowanie czujników Bluetooth SMART z poziomu aplikacji.

¹ Aby sprawdzić kompatybilność Bluetooth komputera Mac, wykonaj następujące czynności:

- Kliknij przycisk jabłka.
- Wybierz *O tym Macu*
- Kliknij przycisk *Więcej Informacji...*
- Kliknij przycisk *Raport Systemowy*
- Wybierz *Bluetooth z paska bocznego po lewej, pod Sprzęt*.
- Znajdź na liście pozycję "Wersja LMP".
- Jeśli Twój Mac jest wyposażony w Bluetooth SMART, pod "wersja LMP" wskazane będzie **0x6**. (Wskazania niższe, niż **0x6** oznaczają starszą wersję Bluetooth. Twoje urządzenie będzie potrzebowało adaptera PS-3500 USB Bluetooth 4.0)

¹ Mac Mini i MacBook Air zostały wyposażone w technologię Bluetooth SMART w 2011 roku. MacBook Pro został w nią wyposażony w 2012 roku. Mac Pro, który zadebiutował w grudniu 2013 roku, obsługuje technologię Bluetooth SMART.

Wyjątek: Przed uaktualnieniem do wersji El Capitan (Mac OS X 10.11.x) prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym PASCO, jeśli posiadasz komputer Macintosh z wersją LMP "0x4", która wymaga adaptera PS-3500 USB Bluetooth 4.0.

Czym jest Bluetooth SMART®?

Bluetooth SMART (znany również jako Bluetooth Low Energy lub wersja 4.0 specyfikacji Bluetooth) jest najnowszym protokołem technologii bezprzewodowej stworzonej przez dostawcę usług telekomunikacyjnych Ericsson w 1994 roku. Jest to przyjazna energetycznie i programistycznie wersja Bluetooth, która została opracowana dla standardu Internet of Things (IoT).